

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие микрошприцев требованиям ТУ 4215-002-84030495-99 и работу микрошприцев при соблюдении условий эксплуатации, указанных в п.1.2 настоящего руководства, хранения на складах при условии хранения 1 по ГОСТ 15150 при отсутствии в окружающем воздухе газов и паров, вызывающих коррозию.

Срок гарантии установлен в течении 12 месяцев со дня продажи потребителю.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Микрошприцы М-50 соответствуют требованиям ТУ 4215-002-84030495-99 и Руководству по эксплуатации и признаны годными к применению.

Дата изготовления

С предложениями и пожеланиями просьба обращаться по адресу:

606002, Нижегородская обл., г. Дзержинск
ул. Лермонтова, 7
e-mail: agat@npfagat.ru

МИКРОШПРИЦЫ М-50
серии АГАТ-50

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1.1 Микрошприцы М-50 (далее - микрошприцы) предназначены для ввода жидких проб в приборы химико-аналитического ряда, в частности в дозатор - испаритель хроматографа.
1.2 Условия эксплуатации микрошприцев совпадают с условиями эксплуатации хроматографов.
Температура воздуха помещений - от 283 до 308°K (от 10°С до 35°С), относительная влажность - не более 80%.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ
1. Номинальное значение максимального дозируемого объема, мкл	47,5 - 52,5
2. Цена деления шкалы отсчетного устройства, мкл	1
3. Допустимый предел случайной погрешности (среднее квадратичное отклонение), %	1
4. Микрошприцы герметичны в течении 15 сек при избыточном давлении; Мпа (кг/см ²)	0,3 (3,0)

Средний ресурс работы 60 000 уколов.

3. Комплектность

- | | |
|--------------------------------|------|
| 1. Микрошприц | 1 шт |
| 2. Иглочистка | 1шт |
| 3. Руководство по эксплуатации | 1шт |
| 4. Футляр | 1шт |